

文件编号: G-11232-1

干粉/颗粒培养基

大豆酪蛋白琼脂培养基 (TSA)

【中文名称】大豆酪蛋白琼脂培养基 (TSA)

【英文名称】Soybean-Casein Digest Agar

【产 品 号】

货号	产品类型	包装规格
11232	干粉	250g/瓶
11232G	颗粒	250g/瓶

【用 途】用于医药工业洁净室 (区) 沉降菌的测试。

【原 理】

酪蛋白胰酶消化物、大豆粉木瓜蛋白酶消化物提供氮源、维生素和生长因子；氯化钠维持均衡的渗透压；琼脂是凝固剂。

【成 分】

酪蛋白胰酶消化物	15.0g	琼脂	15.0g
大豆粉木瓜蛋白酶消化物	5.0g	氯化钠	5.0g

参照《GB/T 16294-2010 医药工业洁净室 (区) 沉降菌的测试方法》配方配制。

【使用方法】

取本品 40g，加 1L 纯化水，加热溶解，分装。

注：使用颗粒培养基时，根据培养基的实际用量，称取相应比例的颗粒进行配制。

【质量控制】

- 外观 (性状)：均一的淡黄色或黄色粉末，按标签所示方法配制后为黄色半透明凝胶状固体
- pH 值 (25℃)：7.3±0.2
- 微生物检测：

质控指标	菌株	接种量	培养条件	对照培养基	评定标准
适用性	铜绿假单胞菌 CMCC(B) 10104	20~200cfu	30~35℃ 18~24h	TSA-RM	PR=0.7~2.0
	金黄色葡萄球菌 CMCC(B) 26003	20~200cfu			
	枯草芽孢杆菌 CMCC(B) 63501	20~200cfu			
	大肠埃希氏菌 CMCC(B) 44102	20~200cfu			
	白色念珠菌 CMCC(F) 98001	20~200cfu	30~35℃ 24~48h		
	黑曲霉 CMCC(F) 98003	20~200cfu			



【有效期】三年

【保存条件】常温、干燥、密闭。

【注意事项】

1. 培养基应采用经验证的灭菌程序灭菌，若采用不适当的加热和灭菌条件，或测定 pH 值未在冷却至 25℃ 左右时测定，都有可能引起理化值的变动。
2. 若本品出现结块，请勿使用。
3. 本品使用时请做好适当的防护措施。
4. 包装不可二次使用。
5. 按照适当的生物危害处理方式处理废弃的产品，检测之后带菌容器置于 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后，可丢弃处理。
6. 本产品仅适用于工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。

【执行标准】GB/T 16294-2010

【资料下载信息】质检报告可登录北京三药网站<https://www.nifdc.com>，打开“报告查询”页面，输入货号和批号下载。

【参考文献】GB/T 16294-2010 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法

【说明书核准日期及修订日期】2026 年 8 月 25 日

