

文件编号：G-11B19-1

干粉/颗粒培养基
RV 沙门菌增菌液体培养基

【中文名称】RV 沙门菌增菌液体培养基
【英文名称】Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth
【产 品 号】

货号	产品类型	包装规格
11B19	干粉	250g/瓶
11B19G	颗粒	250g/瓶

【用 途】用于沙门氏菌选择性增菌培养。

【原 理】

大豆胨提供碳源和氮源满足细菌生长的需求；氯化钠可维持均衡的渗透压；磷酸盐是缓冲剂；六水合氯化镁提供必需的离子并增加培养基的渗透压；孔雀绿抑制非沙门氏菌的细菌生长；较低的 pH 结合氯化镁和孔雀绿使培养基具有较高的选择性。

【成 分】

大豆胨	4.5g	六水合氯化镁	29.0g
氯化钠	8.0g	磷酸二氢钾	0.6g
磷酸氢二钾	0.4g	孔雀绿	36mg

参照《中国药典》2025 版配方配制。

【使用方法】

取本品 27.1g，加 1L 纯化水，微温溶解，分装。115℃ 高压灭菌 20min。

注：使用颗粒培养基时，根据培养基的实际用量，称取相应比例的颗粒进行配制。

【质量控制】

- 外观(性状)：本品为均一的淡绿色粉末，按标签所示方法配制后为蓝绿色澄明液体。
- pH 值（25℃）：5.2±0.2
- 微生物检测：

质控指标	菌株	接种量	培养条件	对照培养基	评定标准
促生长能力	乙型副伤寒沙门菌 CMCC(B)50094	10~100cfu	30~35℃ 培养 18~24h	RV 沙门菌增 菌液体对照培 养基	生长良好
	肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型 ATCC14028	10~100cfu	30~35℃ 培养 18~24h		生长良好
抑制能力	金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003	100~1000cfu	30~35℃ 培养 48h		不得生长



【有效期】三年

【保存条件】常温、干燥、密闭。

【注意事项】

1. 培养基应采用经验证的灭菌程序灭菌，若采用不适当的加热和灭菌条件，或测定 pH 值未在冷却至 25℃ 左右时测定，都有可能引起理化值的变动。
2. 若本品出现结块，请勿使用。
3. 本品使用时请做好适当的防护措施。
4. 包装不可二次使用。
5. 按照适当的生物危害处理方式处理废弃的产品，检测之后带菌容器置于 121℃ 下高压灭菌 30 分钟后，可丢弃处理。
6. 本产品仅适用于工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。

【执行标准】中国药典 2025 版、USP、EP、JP、SN

【资料下载信息】质检报告可登录北京三药网站<https://www.nifdc.com>，打开“报告查询”页面，输入货号和批号下载。

【参考文献】

1. 《中华人民共和国药典》2025 年版
2. USP-NF

【说明书核准日期及修订日期】2026 年 8 月 25 日

